MHL2800 规格

目镜	大视野 WF10X(视场数Φ22mm)			
无限远平场消色 差物镜	PL 4X/0.10			
	PL 10X/0.25			
	PL 40X/0.65(弹簧)			
	PL 100X/1.25(弹簧,油 Spring, oil)			
目镜筒	双目镜(倾斜 30°), 眼点高度可调			
	三目镜(倾斜 30°) , 眼点高度可调			
调焦机构	粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2 μ т.			
转换器	四孔(内向式滚珠内定位)			
载物台	双层机械移动式:180mmX150mm,			
	移动范围: 75mmX50mm			
阿贝聚光镜	N. A. 1. 25 可上下升降			
集光器	集光镜中内置视场光阑。			
光源	3WLED,亮度可调			
选配件	目镜	分划目镜 10X(Φ22mm)		
	物镜	无限远平场消色差物镜 20X		
		无限远平场消色差物镜 60X		
	CCD 接头	0. 5X		
		1X		
		0. 5X 带分划尺		
	显微镜摄像头	USB2. 0	MHD500	
		USB3. 0	MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100	
	相衬装置	对中望远镜		
		无限远相衬平场消色差		
		10X		
		20X		
		40X		
		100X		
		转盘式(Ⅲ)相衬聚光镜		
	暗场装置	干式或湿式暗场聚光镜		
	数码相机接头	CANON(EF) NIKON(F)		
	光源	6V 30W 卤素灯		

www.gzmhkj.com.cn



广州市明慧科技有限公司

广州市天河区柯木塱南路1号1栋522房1栋523房

邮 编: 510000

电 话: 020-87096762 邮 箱: minghui88@163.com MINGHUI

生物显微镜 MHL2800

高分辨率多功能性显微镜



稳定的光学性能保证成像效果

观察系统

三目观察镜筒可自由切换目视观察与显微摄影,30°倾斜,眼点高度可调,操作时不需要长时间低头或平视观察,使操作者的颈与肩部得到有效释放。适合不同眼点高度的操作者,摄影时可100%通光。




偏光装置

可选择配置偏光装置:起偏器与检偏器通过旋转起偏器转盘,使得起偏器与检偏器正交,达到偏光效果。



聚光镜

阿贝聚光镜 NA. 1. 25 可上下升降可选配湿式暗场聚光镜、 干式暗场聚光镜、相衬聚光镜。

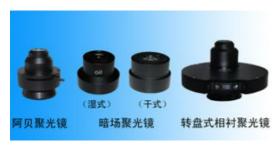

集光器&照明

LED 灯适用的聚光镜内置视场光栏;可使用标配 LED 灯或者选配卤素灯照明方式。



载物台

双层机械式载物台,尺寸 180mmX150mm,移动范围:75mmX50mm。

同轴齿轮和柔性钢丝传动完美结合,使载物台移动更流畅。内置式传动机构,能有效防止因传动机构外露而伤及操作者。



摄像功能升级

配置摄像观察附件(CCD 接头、显微镜摄像头、数码相机接头、数码单反相机接头等)可实现高清晰的数码摄录和摄像观察。连接显微镜进行数码成像观察,提供500-2000万像素满足不同应用类型显微镜摄像头及配套成像软件,连接电脑进行图像采集、保存、处理、分析、共享等功能,可提供SDK二次开发,软件终身免费升级。



符合人机工程学要求的理想设计


显微镜后背设置了便携式提手,搬动显微镜更为方便, 内置式传动机构,能有效防止因传动机构外露而伤及操 作者。操作方便舒适,空间广阔,仪器搬运更安全。





多样化组合配置,满足不同需求的应用

生物显微镜 MHL2800 配置优良的无限远平场消色差物镜和大视野目镜,成像清晰,视野广阔。符合人机工程学要求的理想设计,采用低位调焦手轮,内向式物镜转换器与内置式提手设计,使操作更方便舒适,空间更广阔,仪器搬运更安全。产品可广泛应用于生物、医学、工业、农业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。

- ▲采用优良的光学系统,可提供卓越的光学性能。
- ▲流线型的设计理念,与柔和的颜色搭配,使显微镜更具美感。
- ▲符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。
- ▲模块化设计,可选配特殊观察附件,如:简易偏光装置和相衬装置。
- ▲人性化设计,显微镜后背设置了便携式提手,使搬动显微镜更为方便。

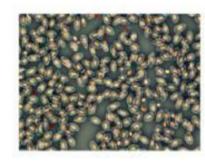

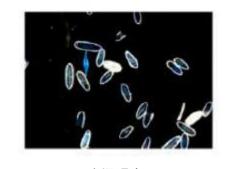

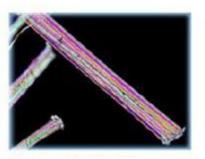

相衬观察

暗场观察

偏光观察

外形尺寸

